

Описание на анализаторы фармацевтических проб. Модель multi N/C pharma

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: jxn@nt-rt.ru

www.jena.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93

multi N/C[®] pharma



Описание

Возможность использования приборов в фармацевтической отрасли определяется рядом очень важных требований, как например очень высокая чувствительность, точность, воспроизводимость результатов, а также соответствие строжайшим требованиям нормативных документов данной отрасли.

Приборы серии multi N/C[®] pharma для определения общего органического углерода в фармацевтических пробах полностью соответствуют заявленным выше требованиям.

Серия multi N/C[®] pharma представлена приборами двух типов:

- **multi N/C[®] pharma HT** с высокотемпературным каталитическим разложением ($T_{\max}$ 950 °C).
- **multi N/C[®] pharma UV** с разложением методом "мокрой химии" под действием жесткого УФ-излучения.

Оба прибора вне зависимости от принципа разложения позволяют получать правильные и надежные результаты в области ультра низких концентрации (ppb-уровень). Корректность измерений в области ультра низких концентраций обеспечиваются в том числе благодаря использованию VITA[®] - технологии и усовершенствованной системы высокоточного проточно-инжекционного дозирования проб.

VITA[®] - технология

VITA[®] - технология позволяет учитывать поправку изменения потока при расчете результирующего сигнала и делает возможным проведение калибровки по одной точке с использованием разных объемов одного стандартного раствора. Калибровка с использованием разных объемов одного стандартного раствора - это единственный возможный способ получения надежной калибровочной зависимости для нижнего концентрационного диапазона.

Обеспечение минимального уровня бланка системы

- Функция автоматического ополаскивания системы ультрачистой водой и/или определяемой пробой перед началом измерений позволяет получить минимальное значение бланка системы.
- Возможно также разложение пробы без использования дополнительных реагентов (методом "мокрой химии" без добавления окислителя), что полностью снимает проблему учета бланка в принципе.

Приборы серии multi N/C® pharma чаще всего применяются для:

- Анализа воды для инъекций (WFI = Water for injection purposes).
- Анализ очищенной воды (AP = Purified water).
- Проведение swab - тестов жидких и твердых проб с помощью специальной приставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: jxn@nt-rt.ru

www.jena.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93